

## Installer LabVIEW sur son PC.docx

### Installer LabVIEW sur son PC

Pour télécharger labVIEW, il faut un **numéro de licence** ; celui de cette année est le suivant :

**H21M97428**

## Procédure téléchargement de LabVIEW

### Remarques :

- **Dans tous les cas :**
  - **Veillez à avoir une connexion stable**, sans quoi vous risquez d'avoir un message d'erreur indiquant un problème de requête et vous devrez recommencer l'installation à zéro.
  - Vous devez créer un compte sur ni.com avec votre adresse universitaire (avant ou après le téléchargement) afin de pouvoir activer la licence.
- À partir de la page de téléchargement, vous pouvez télécharger un installateur hors-ligne : c'est très long, mais cela a l'air de marcher pour Windows. À tester pour MacOS et/ou Linux.

### Méthode 1 :

- Téléchargez LabVIEW à [cette adresse](#).

<https://www.ni.com/fr-fr/support/downloads/software-products/download.labview.html#346253>

- Créez un compte sur ni.com et connectez-y vous.
- Activez la licence.

### Méthode 2 :

Créez un compte sur ni.com avec votre adresse universitaire et suivez les étapes décrites sur [cette page](#),

<https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGwPCAW&l=fr-FR>

à savoir:

- Connectez-vous à ce compte.

## **Installer LabVIEW sur son PC.docx**

- Accédez à votre profil en cliquant sur votre nom qui apparaît lorsque vous passez la souris sur le personnage en haut à droite
- Cliquez sur "Mes produits"
- Entrez le numéro de licence et cliquez sur "Enregistrement"
- Le produit apparaît en-dessous avec la mention "Enregistrement en cours"